

REVEAL® Q+ PARA AFLATOXINAS

DESCARGUE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



Materiales incluidos:

25 tiras de prueba Reveal® Q+ para Aflatoxinas
25 recipientes rojos para dilución de muestra
25 recipientes transparentes de muestra
01 frasco de diluyente de muestra

Número de producto: 8085

Umbral: 3–100 ppb


Tiempo de la prueba: 6 minutos

Llame al 800.234.5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

Procedimiento



1 Prepare la prueba ingresando el código QR en el lector AccuScan® Gold.

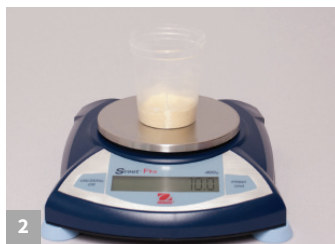

2 Obtenga una muestra representativa. Muela y pese una muestra de 10 g. Añada a la muestra 50 mL de etanol al 65 %.




3 Agregue 50 mL de etanol al 65 % a la muestra.




4 Agite vigorosamente durante 3 minutos o mezcle durante 1 minuto.




5 Deje asentar, después filtre y recolecte como mínimo 3 mL de filtrado.

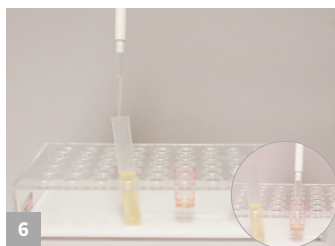

6 Añada 100 µL del extracto de muestra al recipiente rojo de dilución y mezcle aspirando y expulsando con una pipeta 5 veces.

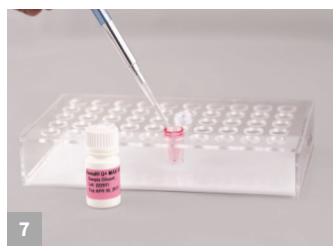

7 Añada 500 µL de diluyente de muestra al recipiente rojo de dilución.

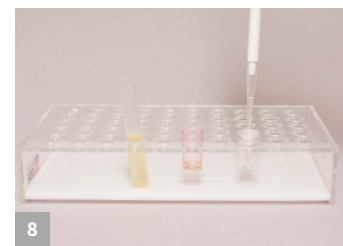


8 Transfiera 100 µL al recipiente de muestra.



9 Coloque una nueva tira Reveal Q+ para Aflatoxinas en el recipiente de muestra. Configure un cronómetro para 6 minutos.



10 Retire la tira exactamente a los 6 minutos e interprete los resultados utilizando el lector AccuScan Gold.

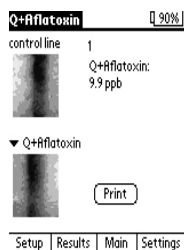

Los resultados se muestran en el lector AccuScan Gold. Nota: Los resultados mayores que 100 ppb se deben diluir y volver a evaluar.

Llame al 800.234.5333 para hacer un pedido
o visite NEOGEN.com

REVEAL® Q+ para Aflatoxinas

Extracción Acuosa

Número de producto: 8085

Información para hacer pedidos

8085 Reveal Q+
para Aflatoxinas
AccuScan Gold



Prueba con confianza

Reveal® Q+ para Aflatoxinas de NEOGEN® presenta un análisis inmunocromatográfico de flujo lateral en un solo paso, basado en un formato de inmunoanálisis competitivo y destinado al análisis cuantitativo de aflatoxinas en maíz y productos de maíz.

- Extracción **simple** con etanol
- **Resultados** en muy poco tiempo
- **Fácil** de usar

Materiales recomendados no incluidos

NEOGEN #	Descripción del artículo
9428, 9428B	Recipientes de 125 mL con tapas para recolección de muestras
9421, 9421B	Tubos con tapas para recolección de muestras
9420, 9429, 9519	Jeringas con filtro, papel de filtro Whatman n.º 4 o equivalente
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos de microcentrífuga
9448, 9447	Bomba de dosificación o probeta graduada
9401, 9453	Molino Agri-Grind o equivalente
9427	Balanza capaz de pesar 5-50 g ± 0.1 g
9452	Temporizador
9475	Gradilla para recipientes de muestra Reveal
9290, 9860	Pipeta, 100 µL
9407, 9410, 9417	Puntas para pipeta 1-200 µL
9336	Pipeta, 500 µL
3464, 9487	Puntas para pipeta, 200-1000 µL

